

1.1 Měření osvětlení od malých světelných zdrojů

Cíle kapitoly: Cílem laboratorní úlohy je ověřit hodnotu osvětlení od malých světelných zdrojů.

1.1.1 Úvod

Malé zdroje světla jsou v poslední době mimořádně se rozvíjejícím odvětvím světelné techniky. Jelikož je dbán značný zřetel na úsporu elektrické energie v osvětlovacích soustavách, ale zároveň je požadována určitá kvalita osvětlení, pokud možno s vysokým komfortem využití, jako je snadná a levná údržba, snadné ovládání a možnost kombinace různých prvků v osvětlovacích soustavách, je bezpodmínečně nutná dobrá znalost konkrétních parametrů světelných zdrojů, které budou v soustavě použity.

Klíčové parametry pro měření světelných zdrojů jsou poměrně dobře známy. Jsou to světelný tok, měrný výkon zdroje, svítivost, vyzařovací úhel, barevné podání, barevné spektrum apod. Tyto parametry se mohou lišit od konvenčních zdrojů světla i velmi výrazně a proto je nutné je zohlednit například při konstrukci svítidel, kdy nestačí pouze vyměnit stávající světelné zdroje za nové, ale také upravit svítidlo pro aplikaci moderních zdrojů. V tomto měření se tedy zaměříme právě na moderní světelné zdroje, a porovnání jejich světelných parametrů s běžnými světelnými zdroji, ale také vzájemně mezi jednotlivými druhy malých světelných zdrojů.

1.1.2 Rozbor úlohy

Pro měření osvětlení od malých světelných zdrojů se používá světlovodné vlákno s kosinovým korekčním nástavcem, který slouží jako senzor hodnoty osvětlení. Pomocí zadané a nastavené fotometrické vzdálenosti je pak možno vypočítat i hodnotu svítivosti podle inverzního čtvercového zákona.

Spektrometr je spojen pomocí rozhraní USB s počítačem, kde jsou data vyhodnocována pomocí programu AvaSoft. Jelikož ani přenos signálu světlovodným vláknem není bezztrátový a určitou účinnost přenosu má i kosinový nástavec, je nutné celou měřicí soustavu před měřením kalibrovat. Tato kalibrace se provádí pomocí referenční lampy, která má známý zdroj světla (halogenovou žárovku), jejíž přesná data jsou přiložena k programu. V našem případě nebudeme kalibraci znovu provádět, ale pouze načteme kalibrační data ze souboru, který byl pro tyto účely předem vytvořen. Je ovšem vhodné před každým měřením po načtení kalibračních dat provést kalibraci tmy tím, že fotodetektor (kosinový nástavec) zatěmíme a provedeme kalibraci tmy (tlačítko Save dark). Jelikož přístroj detekuje rozmezí širší, než pouze viditelné spektrum, mohly by nastat vysoké fluktuace od teplotního šumu, které by ovlivňovaly přesnost měření. Aby toto bylo eliminováno, je vhodné mít aktuální data o teplotním šumu v době probíhajícího měření.


Pokud jsme provedli kalibraci, můžeme postoupit k aplikaci pro měření osvětlení. V této aplikaci podle pokynů vyučujícího si zvolíme vhodný pracovní prostor, do kterého budeme ukládat naměřená data. Dále si správně nastavíme detektor světla (CC – kosinový korektor), zvolíme veličiny, které chceme měřit, určíme a zadáme fotometrickou vzdálenost mezi měřícím prvkem a světelným zdrojem a potvrdíme volbu. Pokud nebyla dosud provedena kalibrace na tmu, program nás upozorní, že bychom ji měli provést.

Po zobrazení obrazovky pro měření spektra a osvětlení přistoupíme k samotnému měření. Do přípravku pro měření osvětlenosti upevníme světlovodné vlákno s kosinovým nástavcem. Do goniofotometru upevníme malý zdroj světla a přivedeme do něj proud.

Stanovíme fotometrickou vzdálenost a tuto pomocí měřidla nastavíme. Ujistíme se, že je zdroj opravdu ve stejné ose, jako měřící prvek.

Po rozsvícení zdroje v horní části obrazovky vidíme kolorimetrický trojúhelník, ve kterém se zobrazuje poloha (barva) měřeného vzorku. Vpravo od něj jsou dva grafy, jeden orientační, který měří pouze počet vzorků na jednotlivých vlnových délkách a druhý, který zobrazuje vyzařování už v přepočtených jednotkách (viz. Obr. 1). V dolní části obrazovky se zobrazují změřené hodnoty veličin, které jsme zvolili, že chceme změřit. Pro změření vzorku je nutné zvolit v horní liště vhodný integrační čas tak, aby bylo spektrum pěkně viditelné a jeho hlavní amplituda dosahovala asi 14 000 vzorků. V dolní části obrazovky vložíme hodnotu fotometrické vzdálenosti, resp. můžeme také zadat geometrii takového zdroje (viz. Obr. 2). V jakémkoliv okamžiku je možné si měření zmrazit stisknutím tlačítka Pause. Měření osvětlení je možno provádět pro různé kombinace poloh a vzdáleností a je možno ověřit platnost inverzního čtvercového zákona.

Změřené hodnoty si zobrazíme do tabulky a provedeme jejich zhodnocení. Dále vyneseme závislost osvětlenosti na fotometrické vzdálenosti a vypočteme chybu měření.

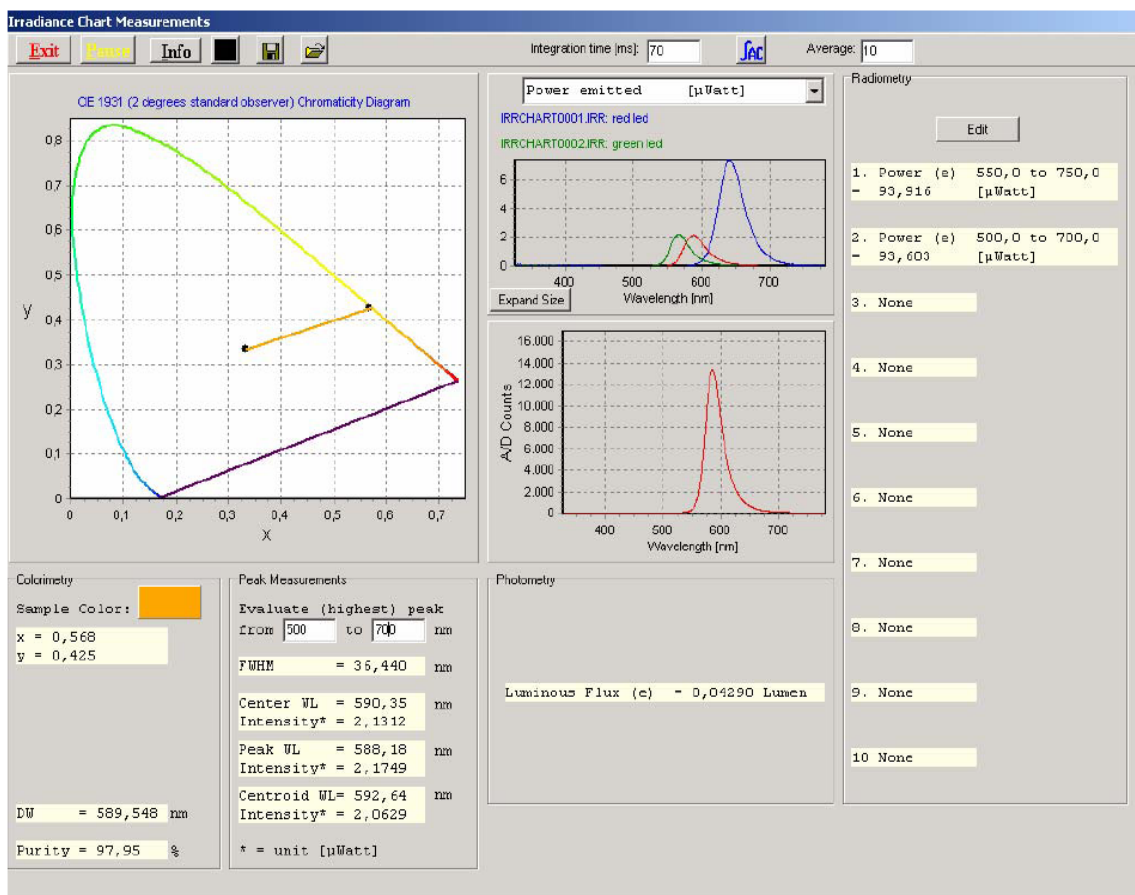

Obr. 1: Úloha pro měření osvětlení a svítivosti malých světelných zdrojů

Experiment setup	
Distance from pointsource to detector surface:	2,500 meter
Geometry of the pointsource:	12,566 steradians

Obr. 2: Zadávání hodnoty fotometrické vzdálenosti a geometrie bodového zdroje

1.1.3 Úkol měření

Změřte pomocí systému pro měření malých světelných zdrojů Avantes hodnoty osvětlení pro jednotlivé fotometrické vzdálenosti předložených malých zdrojů světla a proveďte vyhodnocení měření a srovnání jednotlivých vzorků a srovnání s údaji danými výrobcem. Ověřte platnost inverzního čtvercového zákona a znázorněte průběh chyby měření.

1.1.4 Použité měřicí přístroje

- Spektrometr AvaSpec-2048
- Kosinový korektor ke světlovodnému vláknu
- Goniofotometr pro měření malých světelných zdrojů
- Kalibrační lampa AvaLight HAL-CAL
- Světlovodné vlákno Avantes
- Napájecí zdroj proudu
- Multimetr Tectra
- Výpočetní jednotka

1.1.5 Postup měření

1. Proveďte kalibraci spektrometru pro měření osvětlení od malých světelných zdrojů.
2. Proveďte měření a vyhodnocení osvětlení od zadaných zdrojů.
3. Naměřená data exportujte z prostředí AvaSoft.

1.1.6 Zpracování výsledků

Ze získaných hodnot zpracujte jednotlivé hodnoty osvětlení a porovnejte je mezi jednotlivými světelnými zdroji vzájemně, se zdroji běžnými a s údaji uváděnými výrobcem. Výsledky měření porovnejte také s teoretickými předpoklady o těchto světelných zdrojích. Ověřte platnost inverzního čtvercového zákona a znázorněte závislost osvětlení a chyby měření na fotometrické vzdálenosti.

1.1.7 Závěr

Proveďte zhodnocení měření a měřené světelné zdroje navzájem porovnejte a porovnejte s teoretickými předpoklady o těchto zdrojích a s údaji uváděnými výrobcem.

1.1.8 Shrnutí kapitoly

Laboratorní úloha ukazuje, jakých hodnot osvětlení dosahují moderní malé světelné zdroje. Zároveň ukazuje i značnou rozdílnost mezi jednotlivými typy zdrojů, postavených na stejné technologii. Toto může být v praxi jedním z hlavních aspektů při rozhodování o začlenění konkrétních světelných zdrojů do konkrétních aplikací.

1.1.9 Kontrolní otázky

1. Co říká inverzní čtvercový zákon?
2. Jak lze dosáhnout rovnoměrného osvětlení při použití svítidel na bázi LED?